

手洗底片流程

將已曝光之底片置於顯影劑中，並上下晃動以充分作用 1 分鐘左右
(或直到要看的影像顯現出來)

Note：若要觀察是否有影像顯現，請務必使用暗房用紅燈，不可開燈

↓
將底片由顯影劑中移出，滴除多餘的顯影劑後置入清水中，上下晃動
充分洗去顯影劑

Note：洗片過程中，清水槽必須保持水的流動 (最好在洗片前就打開水龍頭讓水流動，以確保水的清潔)

↓
將底片由清水槽中移出，滴除多餘的清水後置入定影劑中作用 1 分鐘

↓
將底片由定影劑中移出，滴除多餘的定影劑後置入清水中，上下晃動
充分洗去定影劑 (此時已可開燈)

↓
甩掉多餘水份，晾乾 (未乾前碰觸會留下痕跡)

柯達 KODAK 顯影劑與定影劑配製

以 1 : 3~4 的比例將顯影劑加入清水中配製，即 1L 顯影劑可加水配製成 4~5L

(定影劑配製法與顯影劑同)

(顯影劑包裝：1L / 定影劑包裝：946mL)